


CIAO!! CON QUESTA GUIDA CAPIRAI COME USARE AL MEGLIO IL MICROSCOPIO OTTICO, DEVI SOLO SEGUIRE DEI SEMPLICI PASSAGGI:

1) TOGLI IL RIVESTIMENTO DI PLASTICA AL MICROSCOPIO, SERVE PER PROTEGGERLO DALLA POLVERE!!

2) FAI CONTROLLARE ALLA MAESTRA CHE LA SPINA SIA INSERITA NELLA PRESA DELLA CORRENTE

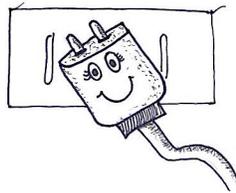


3) POSIZIONA IL MICROSCOPIO VERSO IL CENTRO DEL BANCO (NON SUL BORDO, POTREBBE CADERE E ROMPERSI !!)




4) ACCENDI LA LUCE DEL MICROSCOPIO (DI SOLITO SI TROVA SUL LATO, OPPURE DIETRO)




5) POSIZIONA IL VETRINO (CHE E' QUELLO CHE VUOI OSSERVARE) SUL MICROSCOPIO E BLOCCALO CON LA MOLLETTINA

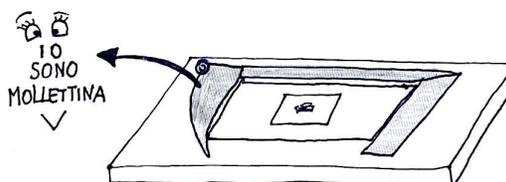

6) QUELLO CHE VUOI OSSERVARE SI DEVE TROVARE AL CENTRO DEL MICROSCOPIO E DEVE ESSERE ATTRAVERSATO DALLA LUCE (GIRA LE MANOPOLINE SOTTO IL TAVOLINO PORTAOGGETTI E MUOVI SOPRA/ SOTTO O DESTRA/SINISTRA)

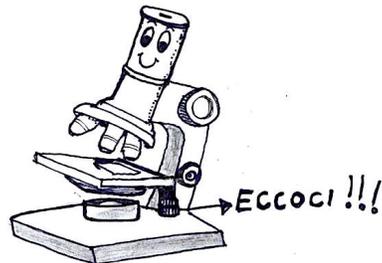


7) MUOVI LA MOLLETTINA CHE SI TROVA PROPRIO SOTTO AL TAVOLINO (DIAFRAMMA) E REGOLA LA QUANTITA' DI LUCE CHE ARRIVA AL TUO VETRINO ! (NON DEVE ESSERE NE' TROPPO FORTE NE' TROPPO DEBOLE, MI RACCOMANDO !!)

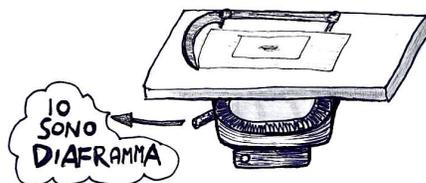

8) SCEGLI L'OBBIETTIVO CON IL BOLLINO ROSSO (PER FARLO, GIRA LA TORRETTA DOVE SONO ATTACCATI TUTTI GLI OBBIETTIVI !!)




9) METTI A FUOCO !! (LO PUOI FARE GIRANDO LE MANOPOLE GRANDI E LE MANOPOLE PICCOLE CHE SI TROVANO SUL LATO DEL MICROSCOPIO)

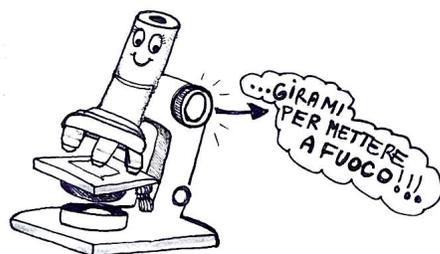

10)DOPO AVERE REGOLATO LA DISTANZA TRA I DUE OCULARI, AVVICINA GLI OCCHI ALLE LENTI DEL MICROSCOPIO (NON APPOGGIARE DIRETTAMENTE GLI OCCHI E APRILI BENE TUTTI E DUE !!)

11)DOPO AVERE OSSERVATO CON L'OBBIETTIVO COL BOLLINO ROSSO, OSSERVA ANCHE CON GLI OBBIETTIVI CON I BOLLINI BLU E GIALLO, POTRAI VEDERE IL TUO CAMPIONE ANCORA PIU' DA VICINO..

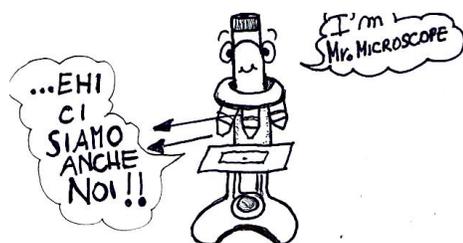

OSSERVA E BUON DIVERTIMENTO !!!

